

TAPPETINI DECONTAMINANTI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

Il tappetino decontaminante antibatterico è composto da uno strato di trenta fogli di film plastico di polietilene, ricoperto da entrambe i lati da due fogli protettivi che ne garantiscono l'integrità, durante il trasporto, lo stoccaggio, ed il posizionamento.

Ogni foglio è cosparso di apposito collante atossico che non rilascia alcuna traccia su suole, ruote ecc. e di un principio antibatterico denominato Benzoisotianzolina che risulta attivo contro i principali organismi: funghi e batteri.

Il sistema di fissaggio è garantito da inserti adesivi, che garantiscono la stabilità del tappetino al suolo fino all'ultimo foglio. Questo particolare sistema di fissaggio limita al minimo la zona adesiva, in modo da facilitare la pulizia del pavimento, prima della collocazione del successivo tappetino.

Un inserto colorato e numerato in ordine decrescente dal numero 30 al numero 1, permette di conoscere il numero esatto degli strati ancora disponibili e facilita le operazioni di rimozione del foglio stesso.

POSIZIONAMENTO E UTILIZZO:

Pulire e asciugare perfettamente l'area destinata alla collocazione del tappetino. Togliere il nastro di protezione degli inserti adesivi e posizionare il tappetino sul pavimento o su apposita base metallica, evitando la formazione di pieghe o grinze.

Dopo il posizionamento togliere il primo foglio protettivo. A questo punto il tappetino è pronto all'uso.

Per una corretta rimozione del foglio ripiegare i quattro angoli del tappetino verso il centro, sollevandolo fino al suo completo distacco dal foglio successivo. Ogni foglio va sostituito almeno una volta al giorno, in caso di forte passaggio è consigliabile una rimozione più frequente.

Per evitare il trasferimento di sostanze contaminanti, si consiglia di scegliere il tappetino della dimensione adatta e di posizionarlo in modo che risulti essere un passaggio obbligato per le persone e le attrezzature.

IMPIEGHI:

All'ingresso di ogni ambiente dove è richiesta una elevata asepsi: sale operatorie, laboratori, camere bianche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE E VALORI TECNICI	RISULTATI
Materiale	LDPE
Spessore	50 Micron
Colore	Bleu
Adesivo	6 gr./mq
Strati utili	30

Firma

- Gennaio 2004 - Mod. 5 - Rev. 0

Pag. 1 di 3

TAPPETINI DECONTAMINANTI

CARATTERISTICHE E VALORI TECNICI	RISULTATI
Foglio protettivo da rimuovere prima dell'uso	1° strato
Indicatore Numerico a scalare	Da 30 a 1
Dispositivi di fissaggio	Inseriti di biadesivo
Tempo consigliato per la rimozione del singolo foglio	Almeno una volta al giorno
Agente batteriostatico	Acetato di etilene
Battericida	Benzoisotiazolina
Principali organismi per i quali il battericida è attivo:	<p>Batteri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pseudomonas aeruginosa • Pseudomonas putida • Escherichia coli • Enterobacter cloacae • Staphylococcus aureus • Bacillus subtilis • Proteus vulgaris • Streptococcus lactis • Streptococcus faecalis <p>Funghi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aureobasidium pullulans • Aspergillus niger • Alternaria alternata • Chaetomium globosum • Cladosporium cladosporoides • Penicillium notatum <p>Lieviti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Saccharomyces cerevisiae • Rhodotorula rubra • Endomycopsis albicans
Controllo sul prodotto finito	<ul style="list-style-type: none"> • Durante ogni fase di lavorazione • Nei nostri laboratori
Rispetto dell'ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Il tappetino è prodotto nel rispetto dell'ambiente • Il materiale non produce diossine in caso di incenerimento
Modalità di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco e asciutto, e lontani da fonti di calore. • Conservare i tappetini nel cartone di protezione
Stabilità del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anni

 Firma
 

- Gennaio 2004 - Mod. 5 - Rev. 0

Pag. 2 di 3

TAPPETINI DECONTAMINANTI

CARATTERISTICHE E VALORI TECNICI	RISULTATI
Cartone di protezione	• Cartone doppia onda da 710 gr/mq
Numero tappetini presenti in ogni confezione	• 8 tappetini da 30 fogli

TABELLA CODICI :

TAPPETINI DECONTAMINANTI					
CODICE	MISURA cm x cm	NUMERO FOGLI	INDICATORE NUMERICO	COLORE	IMBALLO (pezzi per scatola)
33 TAP 001	45 x 115	30	Si	Blu	8 pz
33 TAP 002	60 x 115	30	Si	Blu	8 pz
33 TAP 003	90 x 115	30	Si	Blu	8 pz

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI :

E' attivo un servizio di assistenza clienti contattabile per qualsiasi informazione ai seguenti numeri:
Tel. 035/83.54.911 – Fax 035/442.90.74 – E-mail: info@mediberg.com

Firma

- Gennaio 2004 - Mod. 5 - Rev. 0

Pag. 3 di 3